

仅 供 科 研 使 用

# 无 蛋 白 细 胞 冻 存 液

- 规格：10ml/100ml
- 货号：OMHD-E0612
- 用途：仅供科研使用
- 保质期：按说明书上写

## 产品概述:

无蛋白快速细胞冻存液, 是一种新型的快速冻存细胞的保护液, 可将细胞置于 $-80^{\circ}\text{C}$ 直接冷冻保存。内含高分子抗冻材料 (antifreeze polymer s), 不含蛋白成分, 能够有效提高细胞冻存活率和复苏活力, 减少各类病毒、霉菌和支原体等的污染, 确保冻存细胞安全, 既适用于一般的培养细胞的冷冻保存, 也可以用于无血清培养细胞、蛋白表达细胞的冷冻保存。

## 产品特点:

1. 即开即用, 方便省时。
2. 无血清成分, 化学成分明确。
3. 快速冷冻, 可直接置于 $-80^{\circ}\text{C}$ 冰箱冷冻。
4. 高复苏活率, 有效保护细胞。

## 已验证细胞:

目前已验证的细胞: CHO, MCF-7, HepG2, SK-OV-3, MDCK, NIH-3T3, HUVEC, HEK-293, Hela, A549, NCI-H460, HUSMC, BMSC, PC12, RAW264.7, C2C12, CHO, COS7, DU145 等 50 余种, **细胞复苏活率高达 90% 以上**。

## 使用方法:

1. 收集悬浮细胞或贴壁细胞, 离心去除上清培养液。
2. 加入适量的细胞冻存液, 重悬细胞, 调节密度至  $1\sim 5 \times 10^6$  个/mL。
3. 将加有冻存液的细胞悬液分装至冻存管中。
4. 将冻存管直接转移至 $-80^{\circ}\text{C}$ 冰箱中冷冻保存。

## 储存条件:

$2\sim 8^{\circ}\text{C}$  保存, 一年有效;  $-20^{\circ}\text{C}$  保存, 两年有效。

## 注意事项：

1. 请选择对数生长期细胞进行冻存。
2. 冻存液加入细胞后，请尽快放入-80℃冰箱冻存。
3. 本产品冻存细胞可以在-80℃冰箱保存3年以上。
4. 若需长期冻存细胞，请转移至液氮罐中贮存。
5. 冻存液中含DMSO成分，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套。